

iSeq 100

szekvenálórendszer
– üzembehelyezési
poszter

Ez a poszter az iSeq™ 100 szekvenáló rendszer telepítését és üzembe helyezését mutatja be.

További dokumentumok, képzési anyagok, biztonsági tudnivalók és egyéb információk a következő internetes helyen találhatóak:

support.illumina.com/iSeq100

1 A doboz tartalmának ellenőrzése




Az első üzembe helyezéshez (6. lépés), valamint a jövőbeli hibaelhárítási műveletek elvégzéséhez tegye el az újrafelhasználható tesztelési áramlási cellát és a kazettát.

Az újrafelhasználható tesztelési áramlási cellát és kazettát, a tartalék cseppfogótálca-betétet és a tartalék levegőszűrőt tárolja szobahőmérsékleten, az eredeti csomagolásban.

*A dugó kialakítása eltérhet az itt láthatótól.


2 Elhelyezés egy laboratóriumi munkaasztalon és a képernyő felhajtása

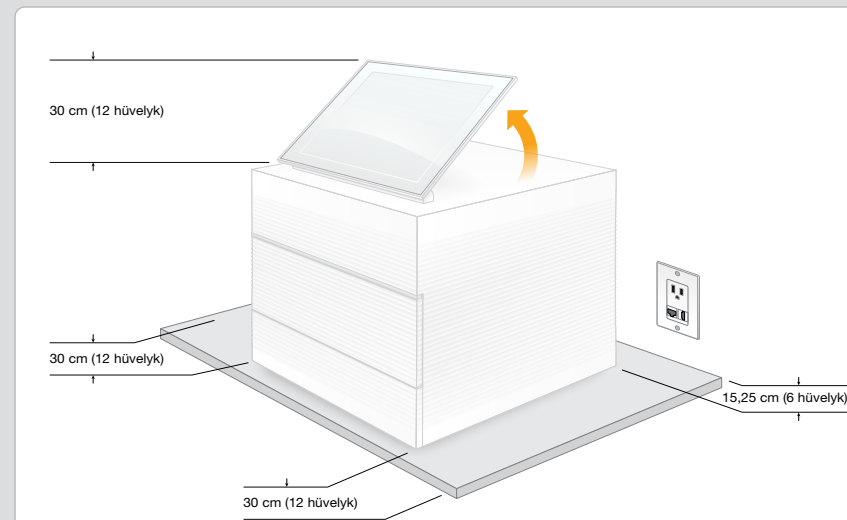

A barna szállítódoboz tömege 21 kg, a készülék tömege 16 kg. Mindkettő felemelését két személynek kell végeznie.

Helyezze a készüléket egy vízszintes laboratóriumi munkaasztalra (az ábrán látható minimális távolságok betartásával), ahonnan elérhető egy fali aljzat. Hajtsa fel a készülék tetején található képernyőt függőleges helyzetbe.


3 A rendszer csatlakoztatása

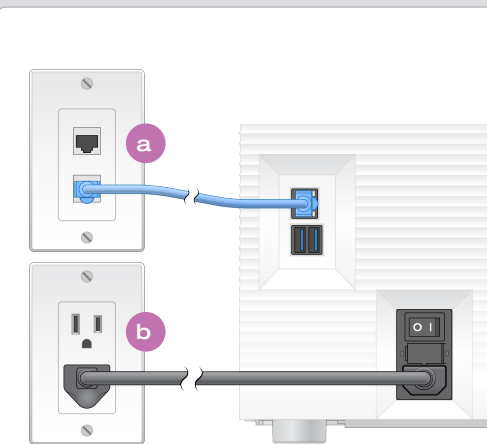

a Az iSeq 100 rendszer vezetékes hálózathoz való beállításához csatlakoztassa az Ethernet-kábelt egy Ethernet-csatlakozóhoz.

b Csatlakoztassa a tápkábelt a hátlapon található váltóáramú tápellátási bemenethez, majd egy fali aljzathoz. Elektromos földelés szükséges.


4 A főkapcsoló átkapcsolása és a bekapcsoló gomb megnyomása

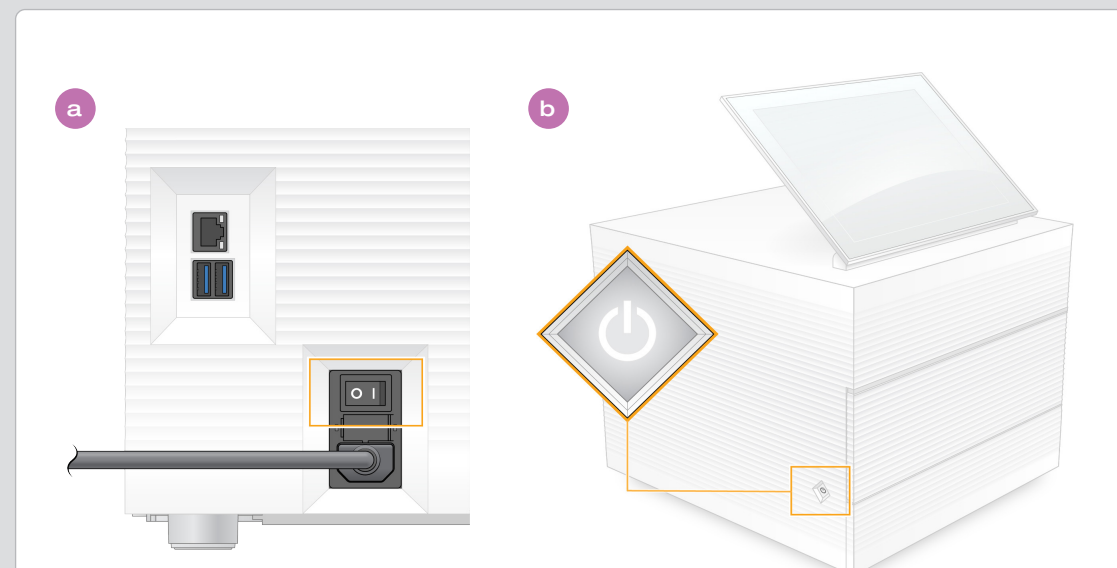

a Kapcsolja a készülék hátulján található főkapcsolót a bekapcsolt (I) helyzetbe.

b Ha a készülék bal oldalán található bekapcsológomb villog, nyomja meg a vezérlő számítógép és a feldolgozórendszer bekapcsolásához.

5 Mindkét alapértelmezett jelszó visszaállítása

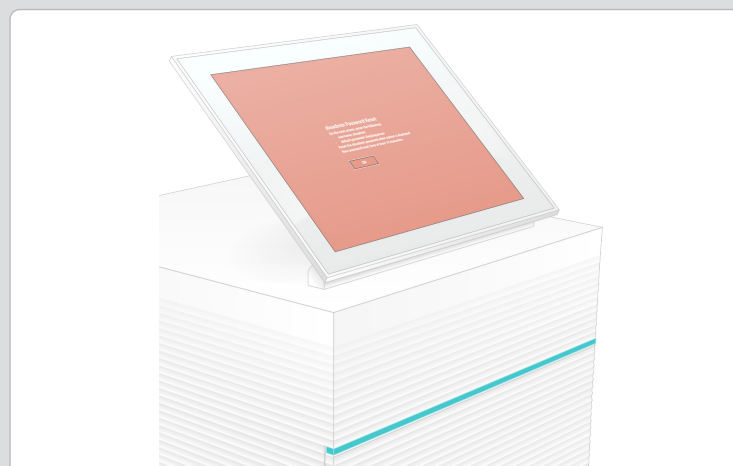

a Jegyezze fel az **sbsadmin** felhasználó narancsszínű képernyőn megjelenő alapértelmezett jelszavát. Jelentkezzen be az alapértelmezett jelszó használatával, állítson be új alapértelmezett jelszót (minimum 10 karakter), majd kövesse a megjelenő utasításokat.

b Jegyezze fel az **sbsuser** felhasználó kék képernyőn megjelenő alapértelmezett jelszavát. Válassza ki az sbsuser fiókot a bal oldali sarokban, majd jelentkezzen be az alapértelmezett jelszó használatával. Az állapotsáv zölden kezd el villogni, és megjelenik a Setup (Beállítás) képernyő.

6 Az első üzembe helyezés



Válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő üzeneteknek megfelelően végezze el a rendszer ellenőrzését és konfigurálását.

A rendszer ellenőrzése érdekében helyezze az újrafelhasználható tesztelési áramlási kamrát az újrafelhasználható tesztelési kazetta elején található nyílásba úgy, hogy a helyére kattanjon. A címkéknek felül kell lenniük.

A használatot követően szobahőmérsékleten, az eredeti csomagolásban tárolja.

Figyelmeztetések

Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje le a készülék külső fedlapjait. Nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.

Szemrevételezéssel vizsgálja meg a tápkábel állapotát. A készülék használata esetén a tápkábelnek jó, működőképés állapotban kell lennie.

Csak a váltóáramú tápellátásról való lecsatlakoztatással lehet megszüntetni a rendszerben lévő veszélyes elektromos energiát.

Ha műszaki támogatásra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Illumina műszaki ügyfélszolgálatával.

Weboldal: www.illumina.com

E-mail: techsupport@illumina.com

Telefonszám (Észak-Amerikában):
+1.800.809.4566

Telefonszám (Észak-Amerikán kívül):
+1.858.202.4566



www.illumina.com/iseq100

Kizárólag kutatási célokra használható. Diagnosztikai eljárásokhoz nem használható.

illumina®